

	文件名称： 热电 Cryostar NX70 冷冻切片机维护保养作业指导书		版本号： GGPT-SOP-256	
	编制	刘丽萍	发布实施日期	2016-4-1
<p>一、目的</p> <p>为了对热电 Cryostar NX70 冷冻切片机的运行情况进行检查，以保证其功能正常、状态良好。</p> <p>二、适用范围</p> <p>适用于本公共实验平台热电 Cryostar NX70 冷冻切片机（设备编号：）冷冻切片机的日常运行维护、定期维护、定期点检及保养。</p> <p>所在实验室：切片室[811]</p> <p>三、依据</p> <p>GGPT-SOP-201 热电 Cryostar NX70 冷冻切片机操作规程； 热电 Cryostar NX70 冷冻切片机-使用说明书；</p> <p>四、操作程序</p> <p>参见：GGPT-SOP-201 热电 Cryostar NX70 冷冻切片机操作规程</p> <p>五、维护保养方法：</p> <p>5.1 关机程序： 关机，第二天打开玻璃门。两天后待箱体彻底干了关闭玻璃门。</p> <p>5.2 所有操作严格禁止液态水滴进入箱体。操作者手上也不能沾水。或带橡胶手套操作。严格禁止野蛮切片，切勿将样本托金属面和刀直接接触。以免撞坏刀架。</p> <p>六、记录</p> <p>检查和维护完毕后填写冷冻切片机维护保养记录表格。</p>				