

## 切片机+STS 使用手册

切片的用途：

为了分析检查的病变组织或实验对照组织，需要将取下的组织脱水包埋后切成薄片，染色后送至显微镜下观察，并作出病理分析数据。

具体使用如下：

- 1：每次使用前先检查下样本头是否回退到安全位置（具体指样本头与刀要保持一定距离）
- 2：装上一次性刀片，固定
- 3：先将标本装在样本夹上（手指轻轻一拨即可），再转动小手轮进行进样对样。待对准后转动达大，小手轮进行修片和切片。切忌进样过头撞坏刀架!!!
- 4：如发现跳片，检查样本固定，刀片固定各环节是否完全固定。
- 5：将切下的片摊片后用载玻片取走进行烤片处理。
- 6：烤完后，进行染色后即可观察。
- 7：使用完毕后将废屑槽内的垃圾清除。对刀架，样本夹进行清洁。严格禁止野蛮切片，切勿将样本头金属面和刀直接接触。以免撞上刀架。
- 8：使用者需要登记使用记录。如有问题请咨询！

杭州浦桥科技有限公司

张水林 15606816688