

	文件名称：美康 EC360 组织包埋机 维护保养作业指导书		版本号：GGPT-SOP-247	
	编制	刘丽萍	发布实施日期	2016-4-1
<p>一、目的</p> <p>为了对美康 EC360 组织包埋机的运行情况进行检查，以保证其功能正常、状态良好。</p> <p>二、适用范围</p> <p>适用于本公共实验平台美康 EC360 组织包埋机（设备编号：）组织包埋机的日常运行维护、定期维护、定期点检及保养。</p> <p>所在实验室：切片机室[811]</p> <p>三、依据</p> <p>GGPT-SOP-201 美康 EC360 组织包埋机操作规程； 美康 EC360 组织包埋机-使用说明书；</p> <p>四、操作程序</p> <p>参见：GGPT-SOP-201 美康 EC360 组织包埋机操作规程</p> <p>五、维护保养方法：</p> <p>5.1 工作台应稳固，平整。</p> <p>5.2 重新加入的石蜡温度不应超过 70℃，否则会影响到仪器的一些重要元件，从而影响到石蜡包埋的质量。</p> <p>5.3 因石蜡为一种易燃的物质，故应小心对待，漏出应该避免。漏出的石蜡和日常工作后遗留的石蜡应用专用的铲子处理，而不能用锋利的器具处理以免损伤仪器面板，另工作台也不能用二甲苯之类溶剂清洁。</p> <p>5.4 仪器的主控开关一般不应该频繁地开关，所有日常工作的启动应通过显示面板的开关按钮来完成，只有当长时间不准备使用时，才可关闭仪器主控开关。</p> <p>5.5 本仪器专为石蜡包埋用，而不应用于其他包埋材料，试剂和溶剂。</p> <p>六、记录</p> <p>检查和维护完毕后填写凝胶成像系统维护保养记录表格。</p>				